

Manual ultralydsrensner 3 liters, supplerende manual til den engelske vedlagte manual

Betjenings vejledning

Rengøringsopløsningen tilsættes i selve karret

Ved rengøring må opløsningens niveau ikke være under en tredjedel af rengøringsåbningens højde, og over to tredjedele af rengøringsåbningen

Du bør anvende det rengøringsmiddel der anbefales af din leverandør for optimal rengøring - der kan evt. anvendes flere typer, afhængig af behovet for rengøring

Sæt maskinstikket i stikkontakten på 220V, drej kontakten på timingkontrollen, og indikatoren lyser

Når overfladen på væsken svinger som et edderkoppespind med støj, betyder det, at maskinen fungerer/kører

Indstil af temperatur

Put de ting der skal rengøres ned i kurven, og indstil rengøringstiden - kan indstilles fra 3-30 minutter. Daglig rengøring bør ofte kunne klares på 3 minutter - hvis instrumenterne er snavsede kan de rengøres på program helt op til 30 minutter

Husk at efterskylle instrumenterne efter afvaskning, så evt. sæberester er helt væk - vigtigt!

Såfremt apparatet ikke bruges i en længere periode, skal den tømmes for vand og karret skal aftørres

Betjeningspanel

1. Tryk på START, så ses POWER lyset
2. Tryk på STOP, så forsvinder POWER lyset og TIME er on
3. Undtagen på indstillingen af POWER, indstilles alle andre ting ved at trykke på SET

4. Temperatur lyset lyser når ultralydsrenseren varmer op, ellers ikke (nb: Fyld karet op med håndvarmt vand fra starten, så den ikke skal bruge tid på at varme op - tilføj evt. ekstra varmt vand løbende)
5. Mens apparatet arbejder vil Led digital lyset i bunden blinke
6. Temperatur lys: Lyset er på hvis indstillings temperaturen er højere end den reelle temperatur (da den så varmer op) Lyset slukkes når den indstillede temperatur er lavere end den reelle temperatur
7. når arbejdet er færdigt, vises arbejds cyklus på TIME

Specifikke settings / indstillinger

Indstilling af arbejdstiden : Tryk på "SET" for at indstille den ønskede tid, tryk derefter på "ADDUP" eller "REDUCE" for at indstille den tid, der ønskes (1-99 minutter)

Indstilling af temperatur: Tryk på "SET" for at indstille temperaturen og tryk derefter på "ADDUP" eller "REDUCE" for at indstille den ønskede temperatur (0-80 grader) (Du kan se den korrekte temperatur på display'et når du trykker på SET til C og indstille denne ved at trykke på "ADDUP" eller "REDUCE")

Indstilling af power: Tryk på "SET" for at indstille POWER og tryk på "ADDUP" eller "REDUCE" for at indstille den ønskede power på ultralydsapparatet (00 betyder 100%, max power)

STOP/START: tryk på START eller STOP knappen for at starte eller slukke apparatet. Apparatet starter med at arbejde og gemmer dine indstillinger når tiden er gået. Tryk på START/STOP for at få maskinen til at fortsætte med at arbejde

NB: Indstil ikke temperaturen mens maskinen kører. Tryk først på START/STOP og indstil så efter ovenstående punkter

Hvis det er nødvendigt at indstille maskinens power undervejs tryk da på "REDUCE" eller "ADDUP"

ADVARSLER

Dette pålidelige apparatet skal have væsken fyldt i, inden denne startes - vigtigt!

Der må ikke fyldes let antændelige ting i apparatet

Anvend kun enten lavtskummende, sulfosæbe eller en smule rengøringsæbe, som er anbefalet af din leverandør

Lad aldrig temperaturen komme op på 80 grader. Generelt skal temperaturen være moderat (håndvarmt)

Start *aldrig* maskinen uden væske i, da dette kan forårsage at apparatet brænder sammen

Tjek løbende at stikkontakter på klinikken fungerer og tjek for løse forbindelser i kabler, lækning af vand og overophedning

Tjek ventilationshullet og vær sikker på, at der ikke samles støv på dette